

ব্যবহার বিধি






জলের টোটাল হার্ডনেস পরীক্ষার পদ্ধতি:

সঠিক ফলাফল পেতে মনে রাখতে ভুলবেন না:

১. নিশ্চিত করুন যে শিশিটি পরিষ্কার আছে বা পরীক্ষার আগে শিশিটি ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
২. রঙের মিল দেখার ত্রুটি এড়াতে অবশ্যই পরীক্ষিত শিশিটি সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড এর উপর রাখুন।
৩. উৎস থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পরপরই নমুনা পরীক্ষা করুন।


জলের টোটাল হার্ডনেস'র পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশাবলী:

১. শিশিতে ৪ এমএল জল নিন
২. ২ ফোঁটা টোটাল হার্ডনেস রিএজেন্ট ১ মেশান
৩. ২ ফোঁটা টোটাল হার্ডনেস রিএজেন্ট ২ মেশান
৪. শিশিটির ছিপি বন্ধ করে ৫ সেকেন্ডের জন্য জোরে জোরে ঝাঁকান
৫. টোটাল হার্ডনেস রিএজেন্ট ৩ দিয়ে প্রশমন করুন
৬. রঙ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা ফেলতে থাকুন এবং কয়েক (৫) মিনিট অপেক্ষা করুন
৭. ফলাফল = (ফোঁটার সংখ্যা X ২.৫) পিপিএম এবং শুধুমাত্র প্রদত্ত টিআরএম অ্যাকুয়াটেক টোটাল হার্ডনেস কালার কার্ড থেকে শিশির রঙ মেলান

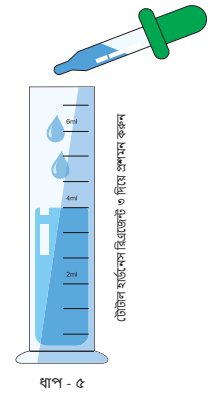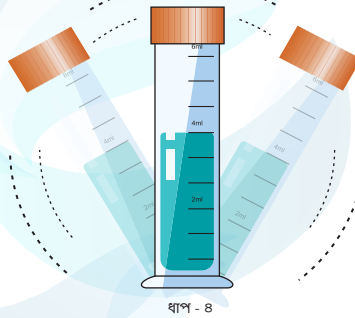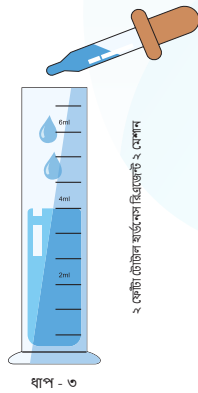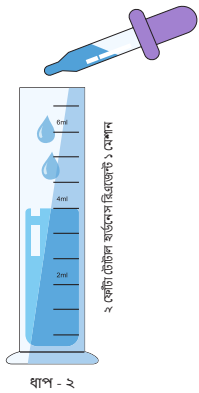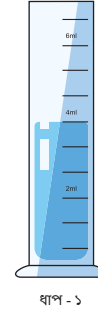

টিআরএম অ্যাকুয়াটেক টোটাল হার্ডনেস কালার কার্ড

রঙ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা ফেলতে থাকুন এবং কয়েক (৫) মিনিট অপেক্ষা করুন
ধাপ - ৬

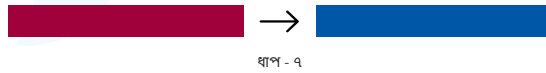

দ্রষ্টব্য: টিউবের খোলা প্রান্তে আঙুল ধরবেন না, কারণ এটি পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। রঙ বিকাশের জন্য ৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। টোটাল হার্ডনেস টেস্ট কালার চার্টের সাথে পরীক্ষার সমাধানের সাথে মিল করে পরীক্ষার ফলাফল দেখুন।